

桐山アロマ水蒸気蒸留シリーズ




【 桐山香油水蒸気蒸留装置の特徴 】

この装置は花や果物の果皮から水蒸気を使って手軽にアロマウォーターを得る事が出来、アロマウォーターに興味があり少ない材料で楽しみたい方にもオススメです。

特別な設備は不要で必要なものは原料と冷却用の水と氷、加熱も火を使わないIH仕様ですのでご家庭のキッチンなどでも安心してご使用頂けます。

装置に使われるガラスは肉厚の耐熱ガラス（ホウケイ酸ガラス）を使用していますので破損しづらく、架台や金属部分は全てステンレスを使用しています。

※個々の部品も別売りしております。

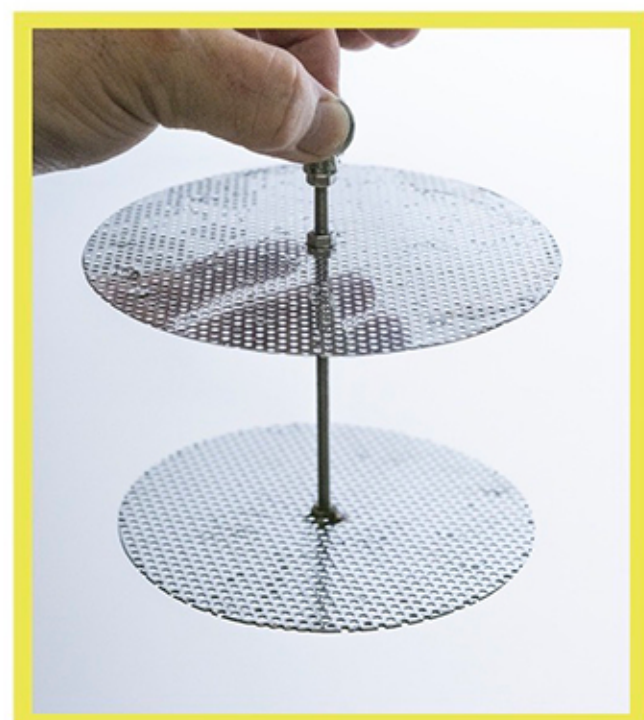

ステンレスメッシュ製試料棚




乾燥ラベンダーを使った使用例

《操作手順》

- ① 蒸留円筒フラスコに水を入れます。(約 500～600cc)
ステンレス試料棚をこの上に置き、その上に試料を仕込みます。
- ② 蒸留カバーをセパラブルクランプ(3ヶ)で固定し、アーチ管で蛇管冷却管と接続します。
- ③ 冷却器外筒に冷却水を入れてから氷を入れます。この時の水面はこの外筒より 2～3cm 位下まで入れてください。
- ④ IH ヒーターで加熱し、試料内の水蒸気をアーチ管より蛇管冷却器へ導き、三角フラスコにアロマウォーターを採取します。
- ⑤ 油水分離器にてアロマオイルを採取出来ます。
⑬ 下部ピンチコックを開いて水を抜出した後、別容器にオイルを入れます。
又は赤丸の拡大図の点線上部にアロマオイルが溜まるのでスポイト等で吸い出してください。

- 各部名称 -

- ① 蒸留円筒フラスコ
- ② ステンレス試料棚
- ③ セパラブルクランプ
- ④ 蒸留カバー
- ⑤ シリコン栓
- ⑥ アーチ管
- ⑦ 冷却器外筒
- ⑧ 蛇管冷却器
- ⑨ シリコン栓
- ⑩ 油水分離管
- ⑪ 上部ピンチコック
- ⑫ 三角フラスコ
- ⑬ IH ヒーター
- ⑭ ステンレス製架台
- ⑮ 下部ピンチコック
- ⑯ 冷却水ドレンホース

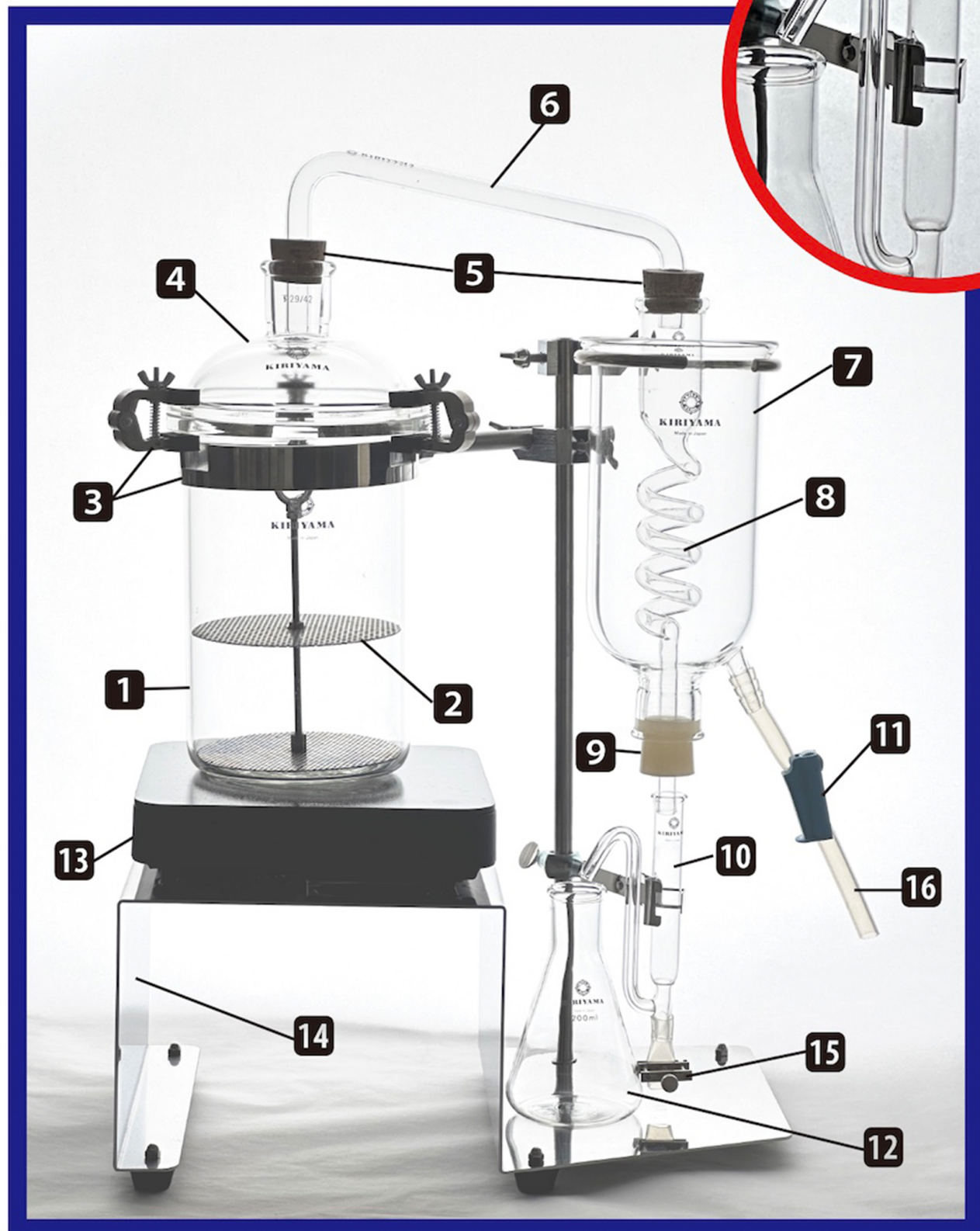

Catalogue No.	品 名	PRICE
RA-013H	桐山香油水蒸気蒸留装置	¥128,000 (税抜き)

【 RA-015 アロマ水蒸気蒸留器の特徴 】

RA-015 は RA-013H から処理量等を抑えることにより部品点数を減らし、省スペースでよりお手軽にアロマウォーターを作ることができます。

材質は RA013H 同様に理化学用耐熱ガラス、SUS304 ステンレスを使用していますので安心してご使用いただけます。

装置はシンプルな形状の部品で構成され、組み立ては面倒なはめ込み等がなく、下から重ねていくだけです。設置や洗浄がし易くなっています。

- 各部名称 -

- ①冷却容器
- ②蒸留容器
- ③オイル受け皿
- ④シリコンパッキン
- ⑤沸騰容器
- ⑥メッシュプレート
- ⑦IH ヒーター
- ⑧300ml フラスコ

※メッシュプレートを入れ
忘れると IH に通電せず
水が沸騰しません。



Catalogue No.	品 名	PRICE
RA-015	桐山アロマ水蒸気蒸留器	¥ 68,000 (税抜き)

NEROLIDOL主宰のフローリスト、猪飼 牧子さんによる
RA-013H、RA-015の使い方と活用方法を紹介しています。
右のQRコードから解説動画が視聴できます。



ラベンダーの抽出。



芳香蒸留水の活用法。